


# ヒストロジー用アクセサリ



製品番号	製品名称	量
64708991	ヒストフォーム S テフロンモールド	1 個
64708992	ヒストフォーム Q テフロンモールド	1 個
64708995	ヒストフォーム Q 及び S 対応ヒストブロック	100 個
64708805	Technovit 3040 (黄色)セット	粉末 1×100 g リキッド 1×80 mℓ
64708806	Technovit 3040 粉末、黄色	1×1,000 g
66022678	Technovit ユニバーサルリキッド	1×500 mℓ
66021102	ミキシングカップ	1 個
64701106	スパチュラ	1 個
64701107	スコープ	1 個
64708996	マイクロームブレードホルダー 17 cm	1 個
66045730	Technovit ヒストブレード	1×50 枚
66031158	マニュアルサンプルホルダー H	1 個
66031155	マニュアルサンプルホルダー M φ 40 mm	1 個
66031159	マニュアルサンプルホルダー M 用インサート M 25	1 個
66031160	マニュアルサンプルホルダー M 用インサート M 30	1 個
66031161	マニュアルサンプルホルダー M 用インサート M 32	1 個
66031157	インサート H	1 個
64712819	サンプルプレスホルダー	1 個
64712818	ポリエチレンフィルム 75 x 25 mm	200 枚

## ● ヒストブロックの一般的な使用方法

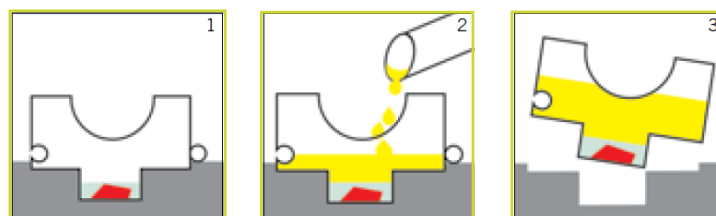

1. まずヒストフォーム S あるいは Q にTechnovit 7100 あるいは Technovit 8100 を注ぎ、硬化させた後、ヒストブロックをセットしてください。  
※Technovit 8100 の場合、ヒストブロックセット前に保護フィルムを取り外して下さい。
2. 混合したTechnovit 3040 をヒストブロックに注ぎ、硬化させます。
3. 硬化が完了すれば、ブロックごとサンプルを取り外すことができます。